

## 検体検査システム改正医療法対応

### 改正医療法 統計学的精度管理台帳

『内部精度管理 …… 実施結果(検査エラー値が出た場合の考察を含む)』

上記に対応するため「管理コメント」を追加しました。

「管理コメント」は、ユーザー操作にて任意に追加可能です。

「管理コメント」を登録した結果は、判定欄の背景色が「黄色」となります。

また、カーソルを当てると、「管理コメント」の内容が分かります。

なお、「管理コメント」を消去する場合は、コードを消去して「更新」します。

項目別印刷では結果の下側に「管理コメント」が印字されます。

| 精度管理データリスト |   |     |    |     |             |                       |    |     |    |     |    |     |    |
|------------|---|-----|----|-----|-------------|-----------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| TCHO(1220) |   |     |    |     |             | 2018/09/03~2018/08/03 |    |     |    |     |    |     |    |
| 測定日        | 回 | No1 | 除外 | No2 | 除外          | No3                   | 除外 | No4 | 除外 | No5 | 除外 | No6 | 除外 |
| 2018/09/03 | 1 | 86  |    | 136 | コントロールLot変更 | 187                   |    | 87  |    | 138 |    | 185 |    |
| 2018/08/31 | 1 | 87  |    | 136 |             | 185                   |    | 88  |    | 138 |    | 190 |    |
| 2018/08/30 | 2 |     |    |     |             |                       |    |     |    | 136 |    |     |    |
| 2018/08/30 | 1 | 87  |    | 135 |             | 184                   |    | 88  |    | 137 |    | 186 |    |